

Weigert 铁苏木素染色液

Weigert's iron hematoxylin solution

货号： S0082

规格： 2×50ml / 2×100ml

保存条件：

室温避光保存，有效期 12 个月。

产品简介：

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维：胶原纤维、网状纤维、弹力纤维，而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert 铁苏木素染色液是染色力较强的染色液，主要由苏木素和三氯化铁组成，临用前混合，多用于结缔组织的染色，如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

产品组成：

名称	规格	2×50ml	2×100ml	Storage
	S0082 (A): 苏木素染色液		50ml	100ml
S0082 (B): 三氯化铁溶液		50ml	100ml	RT

临用前，取 A、B 按 1:1 混合，即为 Weigert 铁苏木素染色液，不宜久置。

使用说明：

1. 组织固定于 10%福尔马林固定液，常规脱水包埋。
2. 切片厚 6μm，常规脱蜡至水。
3. 一般 Weigert 铁苏木素染色液染色 1 ~ 5min。
4. 流水冲洗 2-3 次。
5. 常规脱水透明，中性树胶封固。

染色结果：

胶原纤维：红色

肌肉：黄色

注意事项：

1. 临用时配制 Weigert 铁苏木素染色液，不可预先配制后放置，不宜长久保存。
2. 上述试剂均有刺激性，请小心操作。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。